
IKA Service-Manual

Magnetic stirrer / Magnetrührer RO 5 power

No. 29302.00



IKA®

IKA – Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
D - 79219 Staufen

Phone: 0049 (0)7633 831 139 / 202
Fax: 0049 (0) 7633 500 212
E-Mail: service@ika.de
Internet: www.ika.de

Type: **RO 5 power**Item No.:**2930200**


Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

IKA® Service-Manual

Date: 14-JUN-2007

SZ: 2930200SZ_d


Pos	Item No	Bezeichnung	Description	Technical data	Bemerkung	Remark
1	2927401	LP-ABSTANDSHALTER	PCB-SPACER	4,8mm hoch		
6	0978400	RILLENKUGELLAGER	GROOVED BALL BEARING	6x 19x 6 626.2 Z		
8	2812100	SCHÜTZKAPPE	PROTECTION CAP			
9	3405100	GERÄTESTECKER	CONNECTOR			
12	2927300	KLEMMBUCHSE	CLAMPING BUSHING			
13	2927200	MOTORHALTER	MOTOR CLAMP			
14	2669301	POTI-ACHSE	POT-AXLE	D 33,0xd 4,0xL 41,0		
15	2484701	WIPPSCHALTER	ROCKER SWITCH	V 250A10,0/P2 swubel		
16	2958012	BLP REGLER	PBA REGULATOR	240V	Bis Fabrik Nummer : 00.150523	Until Serial Number : 00.150523
	3052012	BLP REGLER	PBA REGULATOR	240V	Ab Fabrik Nummer : 00.160200	From Serial Number : 00.160200
17	2694300	EC - MOTOR	EC - MOTOR	12V		
18	2927500	FRONTSCHILD (Folie)	FRONT FOIL	60,0x114,0		
19	2926300	HAUBE	HOOD			
21	2927600	LAGERBOLZEN	BOLT			
25	1363700	GERÄTESICHERUNG	FUSE	A 1,000V 250M5x20 T		
27	0999600	SICHERUNGSRING	RETAINING RING	4,0x 0,40		
28	1162900	FUSS (PUFFER BUMPON)	FOOT (BUFFER BUMPON)	20,6x20,6x 7,6 gr		
29	2928300	ANTRIEBSRIEMEN	DRIVING BELT			
30	2869200	BLP MOTOR	PBA MOTOR	RO / RT power	Bis Fabrik Nummer : 00.150523	Until Serial Number : 00.150523
	3063000	BLP MOTOR	PBA MOTOR	RO / RT power	Ab Fabrik Nummer : 00.160200	From Serial Number : 00.160200
32	3119300	FLACHBANDLEITER	FLAT LINE	8pol / 320lg	Ab Fabrik Nummer : 00.160200	From Serial Number : 00.160200
40	2984400	MINI-KABELHALTER	MINI-CABLE CLAMP	D 3,0		
42	2268700	HINWEISSCHILD	DECAL INFORMATION	6,35x 19,05		
43	2931200	KLEBEFOLIE	ADHESIVE FOIL	D= 19 0,12 dick		
50	2930800	FOLIE	FOIL	110x 440x0,25		
2001	2997400	MAGNETTRÄGER LAGERBOCK	MAGNET CARRIER BRACKET			
2002	2997300	MAGNETTRÄGER MOTOR	MAGNET CARRIER MOTOR			

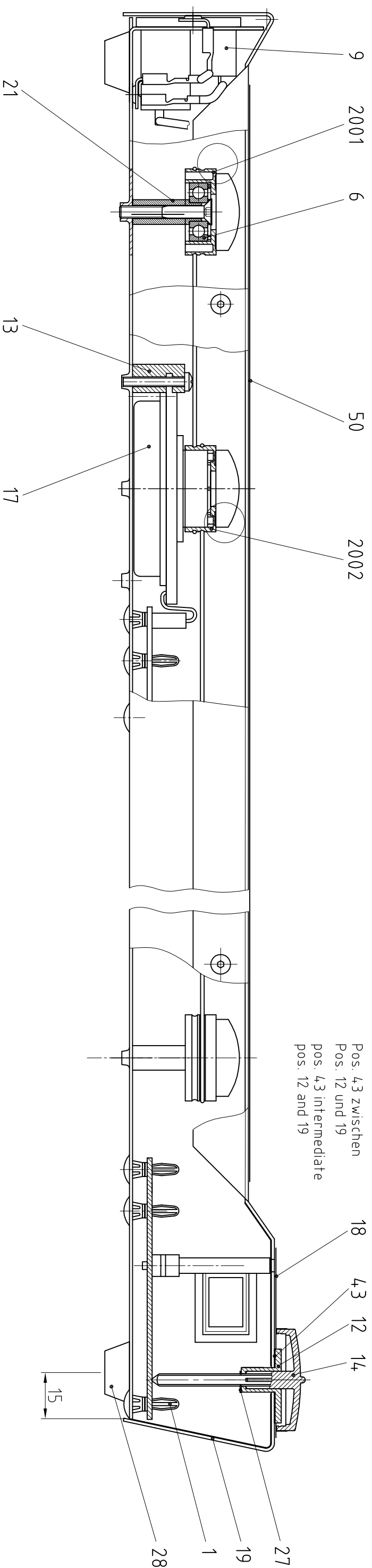

Pos. 4.3 zwischen
Pos. 12 und 19
pos. 4.3 intermediate
pos. 12 and 19

Farbkennzeichnung nach IEC 60757
stranded conductor color coding to IEC 60757

Litzensatz / stranded conductor set:
BU - 1 / (4b)
BK - 2 / (2a)
Gerätesteckerlitzen / connector stranded conductor:
BU - 1a / (3b)
BK - 2a / (1a)

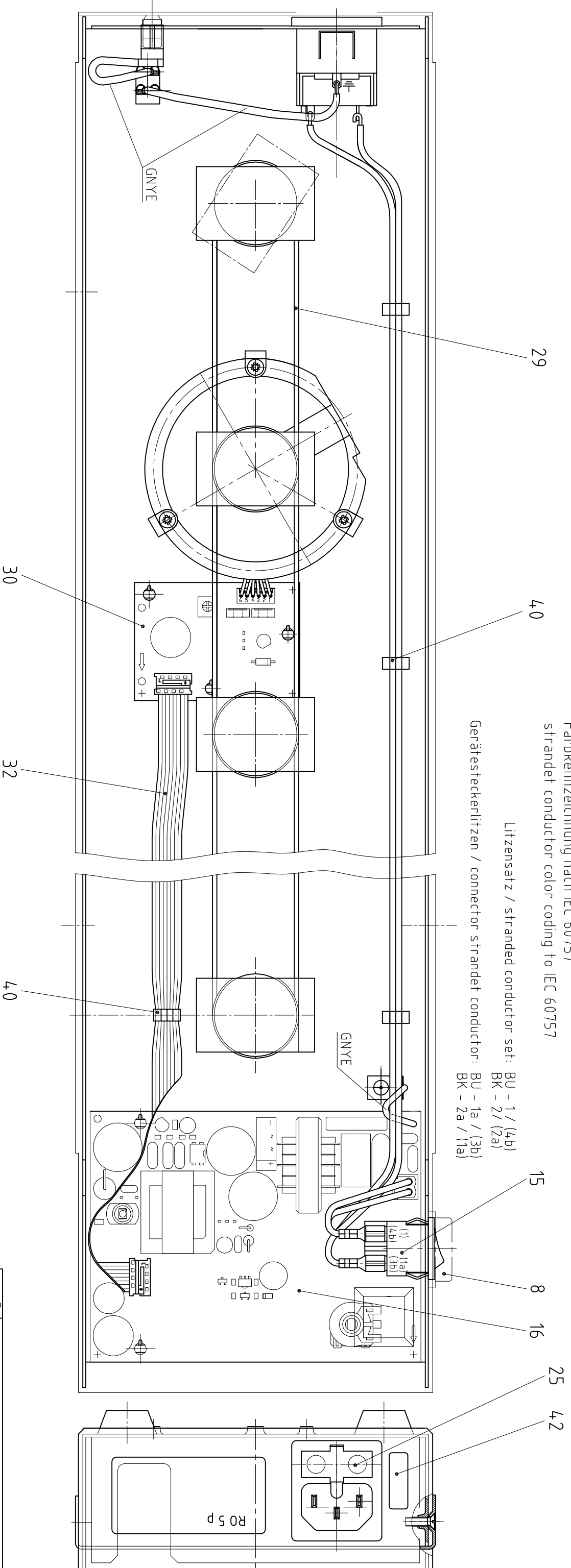

IKA®	Servicezeichnung/service drawing
R0 5 power Mehrstellenmagnetrührer	
29 302 00SZ	D
14.03.07	