
IKA Service-Manual

Magnetic stirrer / Magnetrührer RO 15 power

No. 29306.00



IKA®

IKA – Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
D - 79219 Staufen

Phone: 0049 (0)7633 831 139 / 202
Fax: 0049 (0) 7633 500 212
E-Mail: service@ika.de
Internet: www.ika.de

Type: **RO 15 power**Item No.:**2930600**


Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

IKA® Service-Manual

Date: 15-JUN-2007

SZ: 2930600SZ_e

Pos	Item No	Bezeichnung	Description	Technical data	Bemerkung	Remark
1	2927401	LP-ABSTANDSHALTER	PCB-SPACER	4,8mm hoch		
6	0978400	RILLENKUGELLAGER	GROOVED BALL BEARING	6x 19x 6 626.2 Z		
8	2812100	SCHÜTZKAPPE	PROTECTION CAP			
9	3405100	GERÄTESTECKER	CONNECTOR			
12	2927300	KLEMMBUCHSE	CLAMPING BUSHING			
13	2927200	MOTORHALTER	MOTOR CLAMP			
14	2669301	POTI-ACHSE	POT-AXLE	D 33,0xd 4,0xL 41,0		
15	2484701	WIPPSCHALTER	ROCKER SWITCH	V 250A10,0/P2 swubel		
16	2958010	BLP REGLER	PBA REGULATOR	240V	Bis Fabrik Nummer : 00.154250	Until Serial Number : 00.154250
	3052010	BLP REGLER	PBA REGULATOR	240V	Ab Fabrik Nummer : 00.160400	From Serial Number : 00.160400
17	2694300	EC - MOTOR	EC - MOTOR	12V		
18	2928100	FRONTSCHILD (Folie)	FRONT FOIL	60,0x114,0		
19	2926700	HAUBE	HOOD			
20	2926800	BODEN	FOUNDATION			
21	2927600	LAGERBOLZEN	BOLT			
25	1363700	GERÄTESICHERUNG	FUSE	A 1,000V 250M5x20 T		
27	0999600	SICHERUNGSRING	RETAINING RING	4,0x 0,40		
28	1162900	FUSS (PUFFER BUMPON)	FOOT (BUFFER BUMPON)	20,6x20,6x 7,6 gr		
29	2928300	ANTRIEBSRIEMEN	DRIVING BELT			
30	2869200	BLP MOTOR	PBA MOTOR	RO / RT power	Bis Fabrik Nummer : 00.154250	Until Serial Number : 00.154250
	3063000	BLP MOTOR	PBA MOTOR	RO / RT power	Ab Fabrik Nummer : 00.160400	From Serial Number : 00.160400
32	3099600	FLACHBANDLEITER	FLAT LINE CONDUCTOR	8pol / 260lg	Ab Fabrik Nummer : 00.160400	From Serial Number : 00.160400
33	3099500	FLACHBANDLEITER	FLAT LINE CONDUCTOR	8pol / 500lg	Ab Fabrik Nummer : 00.160400	From Serial Number : 00.160400
34	2962700	FLACHBANDLEITER	RIBBON CABLE	8pol / 520lg	Ab Fabrik Nummer : 00.160400	From Serial Number : 00.160400
40	2984400	MINI-KABELHALTER	MINI-CABLE CLAMP	D 3,0		
42	2268700	HINWEISSCHILD	DECAL INFORMATION	6,35x 19,05		
43	2931200	KLEBEFOLIE	ADHESIVE FOIL	D= 19 0,12 dick		
45	2930900	ABSTANDSBOLZEN	DISTANCE BOLT	SW 6 xM3 xL 37,0		
50	2930802	FOLIE	FOIL	260x 440x0,25		
2001	2997400	MAGNETTRÄGER LAGERBOCK	MAGNET CARRIER BRACKET			
2002	2997300	MAGNETTRÄGER MOTOR	MAGNET CARRIER MOTOR			

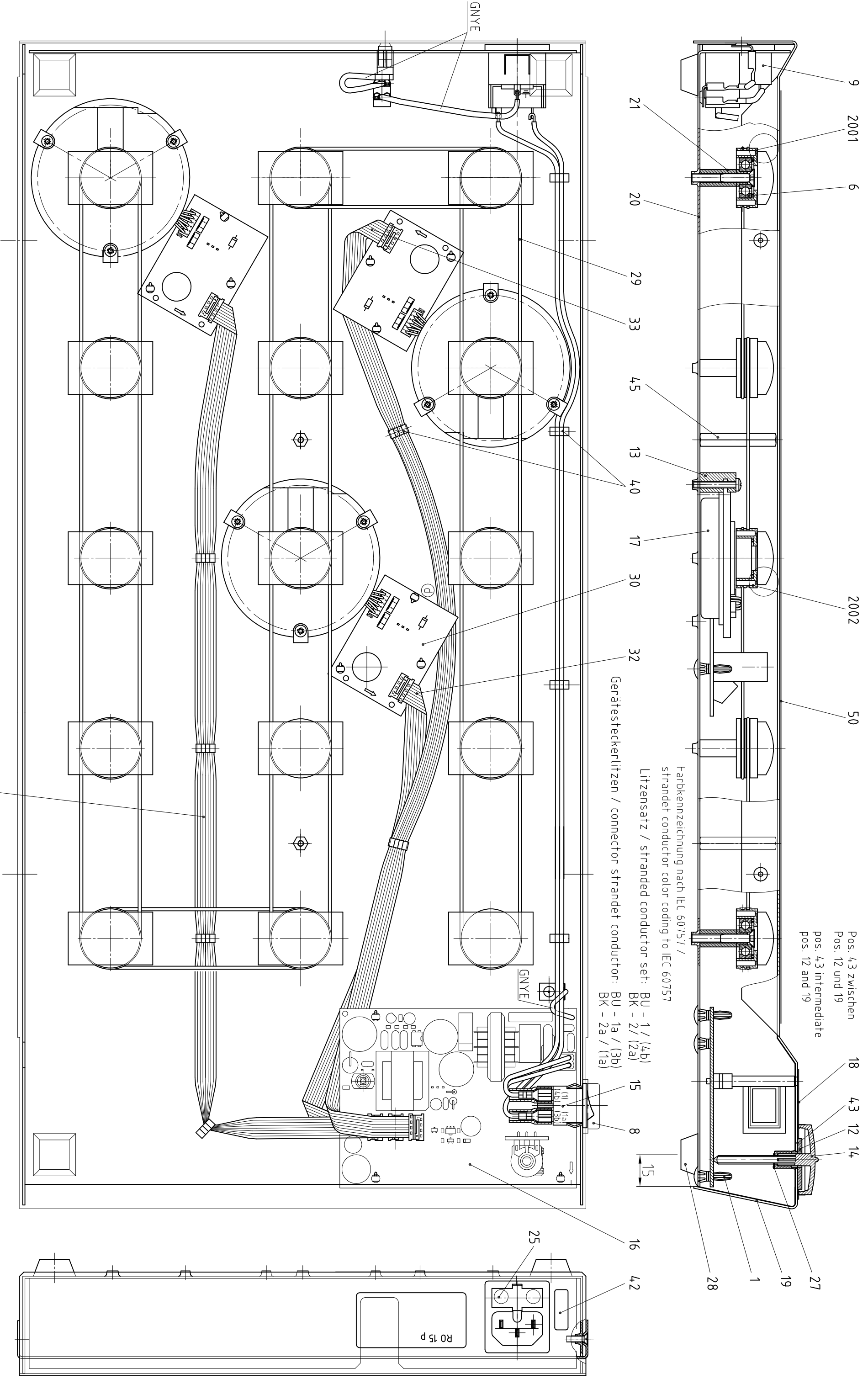

Pos. 4,3 zwischen
Pos. 12 und 19
pos. 4,3 intermediate
pos. 12 and 19

Farbkennzeichnung nach IEC 60757 /
stranded conductor color coding to IEC 60757
Litzenansatz / stranded conductor set:
BU - 1 / (4b)
BK - 2 / (2a)
Gerätesteckerlitzen / connector stranded conductor:
BU - 1a / (3b)
BK - 2a / (1a)

IKA® Servicezeichnung/service drawing

R0 15 power Mehrstellenmagnetrihrer

29 306 00SZ e

14.03.07

34